



TRX-6 型残体植株清除仪

使 用 说 明 书

非常感谢您选择浙江托普仪器有限公司的产品和服务
在使用产品前请仔细阅读使用说明书

浙江托普仪器有限公司

ZHEJIANG TOP INSTRUMENT Co.,LTD

一、产品介绍

TRX-6 型残体植株清除仪是征求各界用户意见，该机具有下列优点：

噪声少 重量轻 体积小
定时控制 移动方便 标准精密


二、技术参数

序号	名称	单位	数值
1	筛子直径	毫米	200
2	筛子层数	层	6
3	筛孔尺寸	网目	20、40、60、80、100、120、 140、160、180、200
4	筛子摇动次数	转/分	1400/1
5	功率	瓦	120
6	外型尺寸Φ×n	毫米	415×285
7	总重量	公斤	30

三、使用维修及注意事项

1. 是靠电动马达带动各部件起震荡作用，使用时必须水平放置于稳固坚实的工作台上。
2. 开动前应检查各机件固定状况是否安好，电动马达旋转润滑等是否正常。不用时应注意清洁处理，以延长使用寿命。
3. 本机装有定时控制，使用时可根据用户对物料、粒度的分析要求调节使用，定时刻度盘上“OFF”是停止档，“ON”是常震档，其余均可根据需要调节，使用需将定时开关拨到你所需的位置，再开电源开关，方能震动，到时能自动控制，减少电力浪费。
4. 本机出厂时均配有防噪垫圈，长期使用后，用户如发现机内噪声增大，可检查防噪垫圈是否用完磨损，可重新调换，用户可来电向我厂联系，我厂负责调换，请说明牌号，出厂日期。
5. 凡我厂产品用户在使用碰到疑难问题时，请函告我厂，我厂可复函或辅导，保证使用。
6. 我厂配有本机配套用的 20-200 目筛具，用户可根据需要另外配用。
7. 我厂生产的产品全部实行三包，用户在使用上有什么要求、意见，请来函指导。

四、示意图

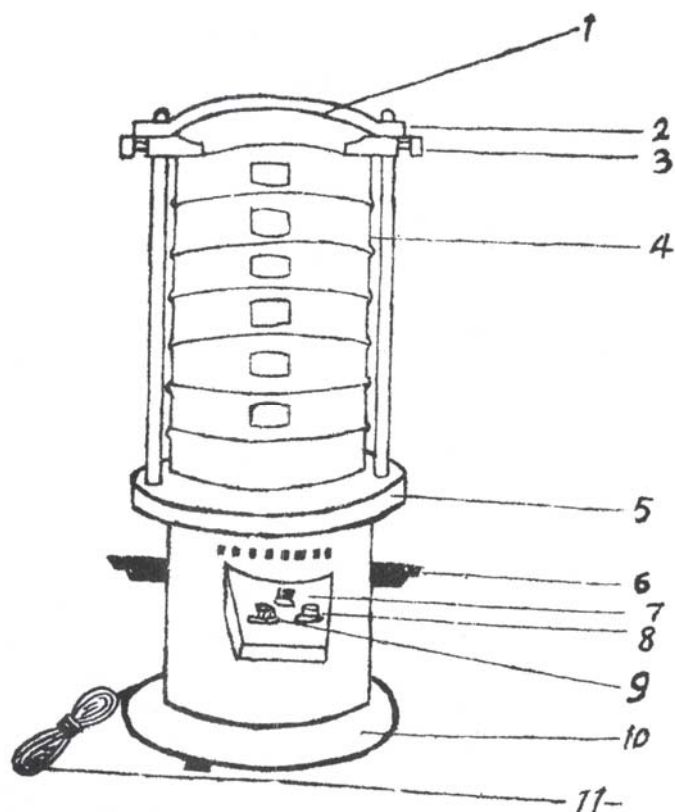

- 1、支架横旦
- 2、支架立杆
- 3、夹紧螺丝
- 4、纱筛
- 5、转动盘
- 6、移动挖手
- 7、指示灯
- 8、电源开关
- 9、定时开关
- 10、底盘
- 11、连接线

其他配套仪器:

仪器名称	型号	仪器名称	型号
土壤水份测量仪	TZS-I	GPS 面积测量仪	TMJ-I
	TZS		TMJ-II
	TZS-II	土壤酸度计	SDT-60
土壤水分温度测量仪	TZS-IW	土壤张力计	SDT-300
	TZS-W	环刀	大
	TZS-IIW		小
土壤水分温度记录仪	TZS-IX	环刀手柄	大
土壤水分温度记录仪	TZS-2X		小
土壤水分温度记录仪	TZS-3X		
笔式土壤水分计	BS-30	土壤容重测定仪	YDRZ-4L
	BS-40	脚踏式取土钻	1m
土壤水势测定仪	TRS-1	残体植珠清除仪	TRX-6
土壤水势温度测定仪	TRS-2	土壤标准筛	10 层
土壤紧实度仪	TJSD-750	测土配方尼龙筛	标准
	TJSD-750-II		

地址：杭州市西湖科技园区西园八路 11 号 邮编：310030

电话：0571-86056609 86823770

传真：0571-86059660 86823529

网址：www.top17.net

售后服务专线：400-672-1817